



**DYNAMISEUR :
MODE D'EMPLOI CONDENSE**

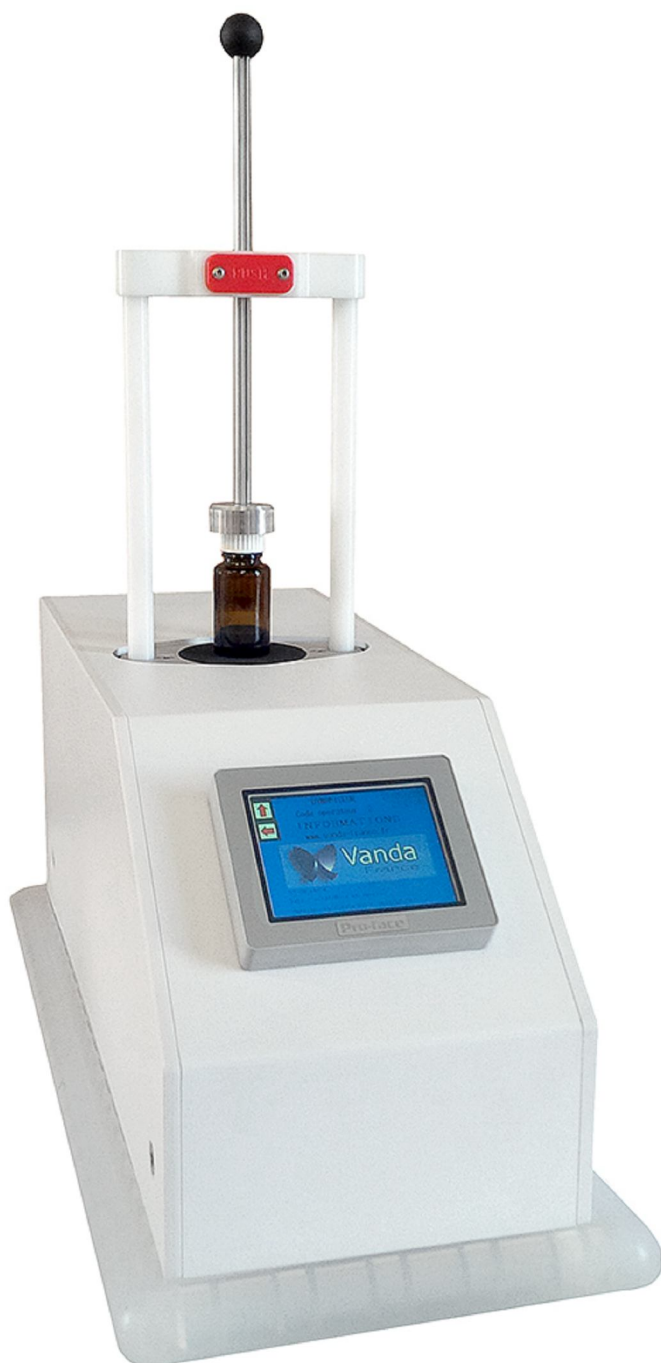

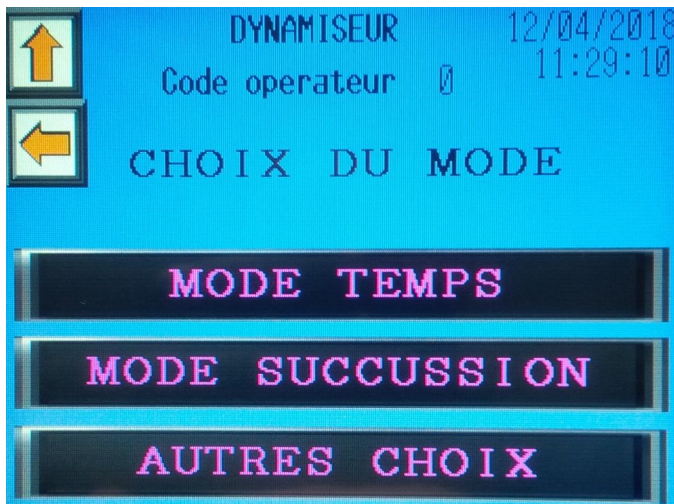


ECRAN D'ACCUEIL

A l'aide des zones tactiles :

Sélectionner le **MODE TEMPS** afin de paramétrer la consigne de temps à réaliser.

Sélectionner le **MODE SUCCUSSION** afin de paramétrer la consigne du nombre de succussions à réaliser.

Sélectionner **AUTRES CHOIX** pour accéder aux informations et paramétrages avancés.

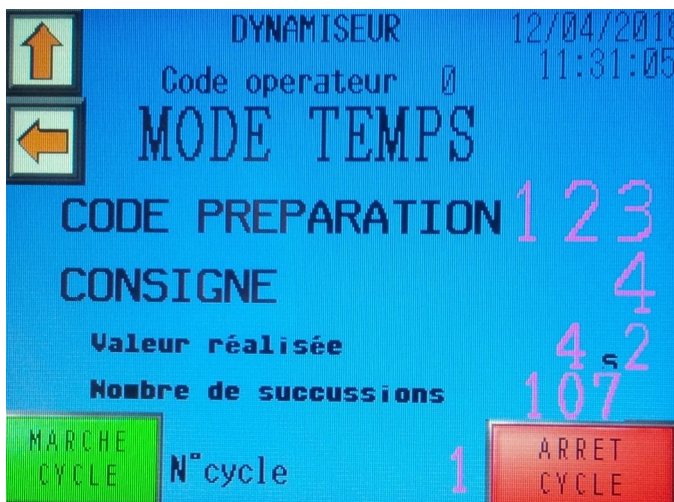

ECRAN MODE TEMPS

Presser sur les chiffres en rose pour en modifier les valeurs.

Code préparation : pour entrer un code de préparation en cas de traçabilité.



Consigne : pour entrer le temps de dynamisation souhaité (en secondes). Saisir la valeur désirée sur le pavé numérique et presser ENT (en bas à droite du pavé).

Presser la touche « **MARCHE CYCLE** » pour lancer la dynamisation.

Presser la touche « **ARRET CYCLE** » pour interrompre le cycle en cours.

La « Valeur réalisée » et le « Nombre de succussions » défilent et s'arrêtent automatiquement.

Presser sur la touche « Flèche vers le haut » pour revenir à l'écran d'accueil.

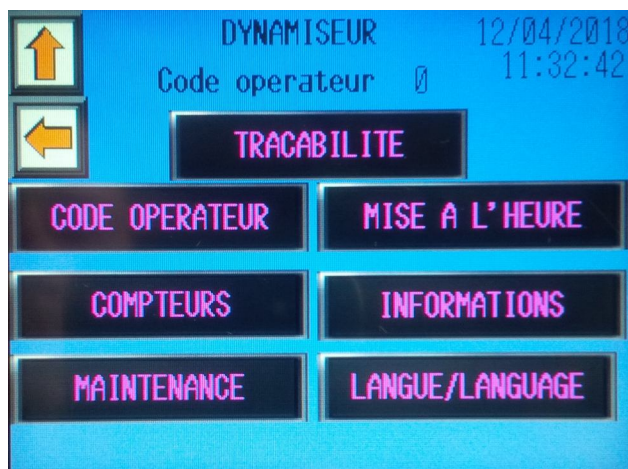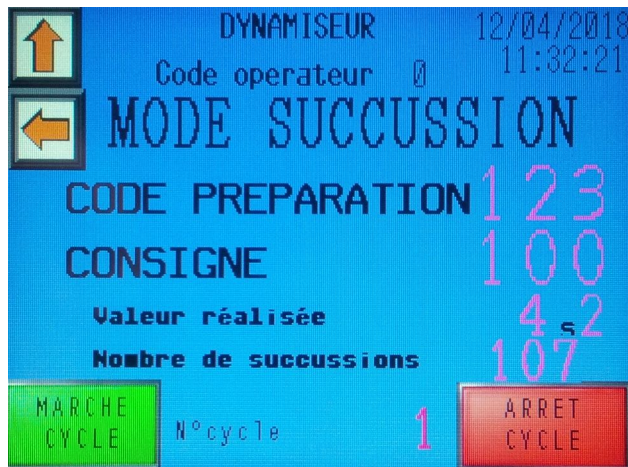

ECRAN MODE SUCCUSSION

Presser sur les chiffres en rose pour en modifier les valeurs.

Code préparation : pour entrer un code de préparation en cas de traçabilité.

Consigne : pour entrer le nombre de succussions souhaité.
Saisir la valeur désirée sur le pavé numérique et presser ENT (en bas à droite du pavé).

Presser la touche « MARCHE CYCLE » pour lancer la dynamisation.

Presser la touche « ARRET CYCLE » pour interrompre le cycle en cours.

La « Valeur réalisée » et le « Nombre de succussions » défilent et s'arrêtent automatiquement.

Presser sur la touche « Flèche vers le haut » pour revenir à l'écran d'accueil.

ECRAN AUTRES CHOIX

Sélectionner la rubrique désirée en pressant sur la zone tactile.

Traçabilité : historique des dynamisations réalisées. Accès nécessitant un code.

Code opérateur : permet d'indiquer un code pour chaque utilisateur du dynamiseur.

Compteurs : temps d'utilisation du dynamiseur, nombres de cycles et succussions.

Mise à l'heure : réglages de la date et l'heure.

Informations : n° de série...

Maintenance :

Changement de mot de passe, pour modifier le mot de passe.

Forçage des sorties, permet de vérifier le bon fonctionnement du moteur de l'imprégnateur.

Langue : pour choisir la langue utilisée sur l'écran.

Presser sur la touche « Flèche vers le haut » pour revenir à l'écran d'accueil.

Système de serrage du flacon :

Poser le flacon muni de son bouchon sur la partie en mousse noire, au milieu des deux tiges blanches verticales.

Pour bloquer le flacon, appuyer de façon verticale sur la boule noire afin de faire descendre la "crémaillère" de serrage du flacon.

Pour libérer le flacon, appuyer sur le bouton rouge "PRESS" et dans le même temps, tirer de façon verticale sur la boule noire afin de faire monter la "crémaillère" de serrage du flacon.

Informations :

Un capteur inductif compte le nombre de passages d'une colonne métallique guidant le plateau. Le compteur est relié à l'appareil qui enregistre et compte les impulsions du capteur. Précision de temps : 5 millisecondes

Le moteur n'étant pas freiné, l'inertie explique le fait que l'appareil compte quelques impulsions lors du ralentissement du moteur, une fois la consigne atteinte.

Données techniques :

- Alimentation : 220 V
- Dimensions : 430 x 165 x 400 mm
- Poids : 31 Kg
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance : 150 W



Téléphone : 0033 (0)2 47 40 80 89

Courriel : info@vanda-france.fr

Site internet : www.vanda-france.fr